



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

TTC 1% SOLUTION

REF 42111801

30 mL


Liquid supplement for the differentiation of Enterococci/ Supplemento liquido per la differenziazione degli Enterococchi / Supplément liquide pour la différenciation des Enterocoqués./ Lösung zur Identifizierung von Enterokokken / Suplemento para la diferenciación de *Enterococcus*/ Supplement i lösning för differentiering av *Enterococcus* / Suplemento liquido para a diferenciação de *Enterococcus*/ Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Enterococcus*.

CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHÅLL /CONTEÚDO/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
30 mL TTC 1%


**VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE /COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN /
CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ**

TTC 300 mg, distilled water 30 mL (ready to use solution)
TTC 300 mg , acqua distillata 30 mL (soluzione pronta all'uso)
TTC 300 mg , eau distillée 30 mL (solution prêt à l'emploi)
TTC 300 mg, destillierten Wasser 30 mL (gebrauchsfertige Lösung)
TTC 300 mg, agua destilada 30 mL (solución lista para su uso)
TTC 300 mg, Destillerat vatten 30 mL (Lösningen är färdig för användning)
TTC 300 mg, agua destilada 30 mL (solução pronta para o uso).
TTC 300 mg, Αποσταγμένο νερό: 30 mL (Το διάλυμα είναι έτοιμο για χρήση)

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PREPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES /INSTRUKTIONER / INSTRUÇÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.

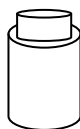

10 mL TTC 1% Solution
42111801

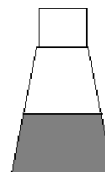

Mix well and distribute into sterile Petri dishes.
Mescolare e distribuire in piastre sterili.
Bien mélanger et répartir
Gut mischen und Platten gießen
Mezclar bien y verter en placas Petri estériles.
Blanda väl och tappa upp i sterila Petri skålar
Misturar bem e distribuir em placas de Petri estéreis.
Ανακατέψτε καλά και περιχύστε σε αποστειρωμένα τρυβλία Petri.

1000 ml ≈ 50°C
Sterile medium / Terreno sterile /
Milieu stérile / Steriles medium /
Medio estéril / Sterilt medium
Meio estéril / Αποστειρωμένο μέσο

AZIDE MALTOSE AGAR KF (REF 401107)
Or / o / ou / oder/ u / eller / ou / ή
BALL SELLERS' MOTILITY MEDIUM (REF 401118)
Or / o / ou / oder/ u / eller / ou / ή
BARNES BASAL MEDIUM (REF 401119)
Or / o / ou / oder/ u / eller / ou / ή
SLANETZ BARTLEY AGAR W/O TTC (REF 402047)



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement ist bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laboratorietekniker. / O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it