



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

TTC 0,05% SOLUTION

REF 421510


10 x 25 mL

Liquid supplement for the differentiation of Enterococci/ Supplemento liquido per la differenziazione degli Enterococchi / Supplément liquide pour la différenciation des Enterocoqués./ Lösung zur Identifizierung von Enterokokken / Suplemento para la diferenciación de *Enterococcus*/ Supplement i lösning för differentiering av *Enterococcus* / Suplemento liquido para a diferenciação de *Enterococcus*/ Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Enterococcus*.

VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE / COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN / CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

TTC 12.5 mg, distilled water 25 mL (ready to use solution)
TTC 12.5 mg , acqua distillata 25 mL (soluzione pronta all'uso)
TTC 12.5 mg , eau distillée 25 mL (solution prêt à l'emploi)
TTC 12.5 mg, destillierten Wasser 25 mL (gebrauchsfertige Lösung)
TTC 12.5 mg, agua destilada 25 mL (solución lista para su uso)
TTC 12.5 mg, Destillat vatten 25 mL (Lösningen är färdig för användning)
TTC 12.5 mg, agua destilada 25 mL (solução pronta para o uso).
TTC 12.5 mg, Αποσταγμένο νερό: 25 mL (Το διάλυμα είναι έτοιμο για χρήση)

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PREPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES / INSTRUKTIONER / INSTRUÇÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.

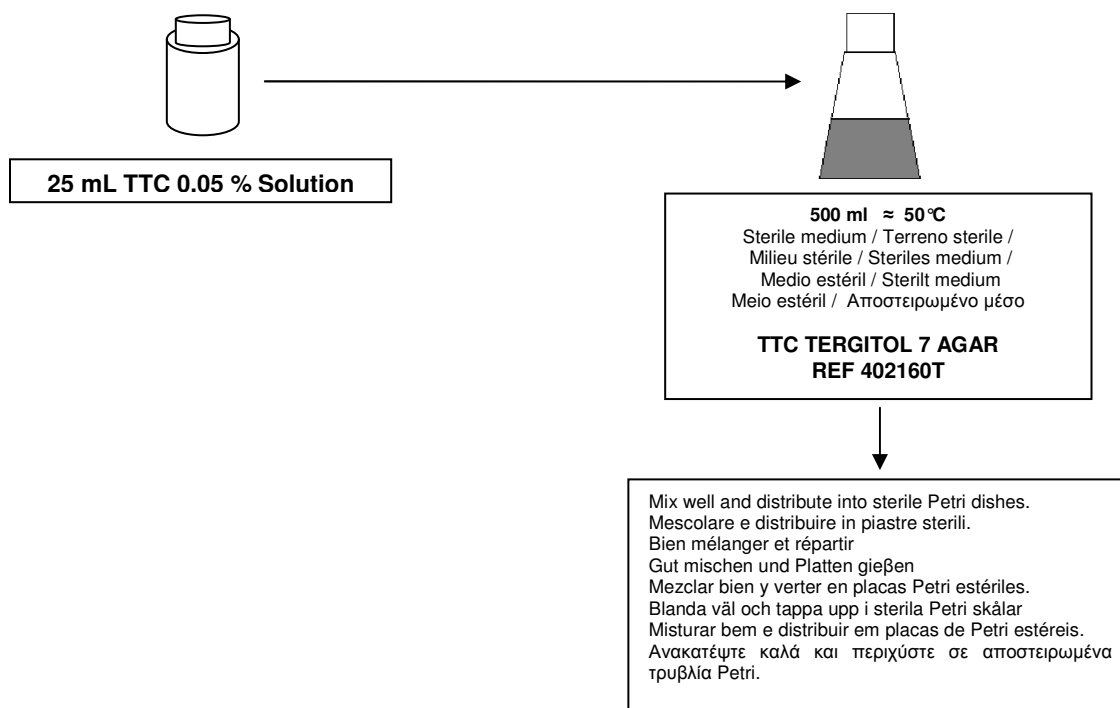



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement ist bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laborietekniker. / O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it