



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

POTASSIUM TELLURITE 1% SOLUTION

REF 42211501

30 mL

Liquid supplement for the differentiation of *Staphylococcus aureus* / Supplemento liquido per la differenziazione di *Staphylococcus aureus* / Supplément liquide pour la différenciation de *Staphylococcus aureus* / Lösung zur Identifizierung von *Staphylococcus aureus* / Suplemento para la diferenciación de *Staphylococcus aureus* / Supplement i lösning för differentiering *Staphylococcus aureus* / Supplemento liquido para a diferenciação de *Staphylococcus aureus* / Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Staphylococcus aureus*

CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHÅLL /CONTEÚDO/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 BOTTLE : 30 ML / 1 FLACONE : 30 ML / 1 FLACON : 30 ML / 1 RÖHRCHEN : 30 ML / 1 VIAL: 30 ML / 1 AMPULLENS, : 30 ML / 1 FRASCO : 30 ML / 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ : 30 ML

VIAL CONTENTS

K_2TeO_3 0.3 g, distilled water 30 mL.

DIRECTIONS

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) autoclaved and cooled to 45-50°C

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) autoclaved and cooled to 45-50°C

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) autoclaved and cooled to 45-50°C

CONTENUTO DEL FLACONE

K_2TeO_3 0.3 g, acqua distillata 30 mL

ISTRUZIONI

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) autoclavato e raffreddato a 45-50°C.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) autoclavato e raffreddato a 45-50°C.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) autoclavato e raffreddato a 45-50°C.

COMPOSITION (PAR FLACON)

K_2TeO_3 0.3 g, eau distillée 30 mL.

PRÉPARATION

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) stérilisé et refroidi à 45-50°C.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) stérilisé et refroidi à 45-50°C.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) stérilisé et refroidi à 45-50°C.

ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN

K_2TeO_3 0.3 g, destillierten Wasser 30 mL

ZUBEREITUNG

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) steriler, auf 45-50°C abgekühlt.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) steriler, auf 45-50°C abgekühlt.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) steriler, auf 45-50°C abgekühlt.

CONTENIDO POR VIAL

K_2TeO_3 0.3 g, agua destilada 30 mL.

INSTRUCCIONES

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) esterilizado y enfriado a 45-50°C.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) esterilizado y enfriado a 45-50°C.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) esterilizado y enfriado a 45-50°C.

AMPULLENS INNEHÅLL

K_2TeO_3 0.3 g, destillerat vatten 30 mL.

INSTRUKTIONER

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) autoklaverad och kyles till 45-50°C.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) autoklaverad och kyles till 45-50°C.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) autoklaverad och kyles till 45-50°C.

CONTEÚDO DO FRASCO

K_2TeO_3 0.3 g, água destilada 30 mL.

INSTRUÇÕES

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 401116) autoclavado e resfriado a 45 - 50 °C.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) autoclavado e resfriado a 45 - 50 °C.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) autoclavado e resfriado a 45 - 50 °C.



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUÇÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

K₂TeO₃ 0.3 g, αποσταγμένο νερό 30 mL.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar: 10 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 50 mL Egg Yolk Emulsion (REF 42111601) + 1000 mL Baird Parker Agar Base (REF 4011116) αποστειρωμένα και ψυγμένα στους 45-50°C.

Monsur TTCA Agar: 0.5 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Monsur TTGA Agar Base (REF 401721) αποστειρωμένα και ψυγμένα στους 45-50°C.

Vogel Johnson Agar: 20 mL Potassium Tellurite 1% Solution + 1000 mL Vogel Johnson Agar (REF 402192) αποστειρωμένα και ψυγμένα στους 45-50°C.

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement st bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER / PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

For *in vitro* diagnostic use only. The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Solo per uso diagnostico *in vitro*. Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Pour usage *in vitro* exclusif. Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Zum Gebrauch für *in vitro* Diagnostik. Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / Uso sólo para diagnóstico *in vitro*. El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Endast för *in vitro* diagnostik. Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laboratortekniker. / Somente para uso diagnostico *in vitro*. O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.

WARNING / ATTENZIONE / ATTENTION / ACHTUNG / ATENCION / VARNING / ATENÇÃO / ΠΡΟΣΟΧΗ

Consult the material safety data sheet before the use / Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. / Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation / Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen. / Consultar la ficha de datos de seguridad del material antes de su uso. / Kontrollera säkerhets informationen före användning / Consultar a ficha de informações sobre a segurança antes do uso. / Συμβουλευτείτε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) πριν τη χρήση.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it