

IODINE SOLUTION

IMPIEGO PREVISTO

Soluzione pronta all'uso da impiegare come supplemento per i terreni d'arricchimento per *Salmonella*.

CONTENUTO DEL FLACONE

Iodio.....10.0 g
Potassio ioduro.....12.5 g
Acqua distillata q.b.....50 ml

PREPARAZIONE

La soluzione è pronta all'uso.

METODO D'IMPIEGO

Iodine Solution è impiegata quale supplemento per i brodi d'arricchimento di *Salmonella*. Aggiungere 19 ml di soluzione a 1000 ml di Mueller Kauffmann Tetrathionate Broth Base (401743) e 20 ml a 1000 ml di Tetrathionate Broth Base (402125) o di Mueller Kauffmann Tetrathionate Broth Base ISO Formulation (401745). Per una descrizione dettagliata dei metodi d'impiego riferirsi alle schede tecniche dei terreni in polvere.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 12 mesi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto contiene jodio ed è classificato come Xi (irritante) ai sensi della legislazione vigente. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'impiego.

Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

421501 **Iodine Solution,**
 Flacone da 50 ml