

SENECA EE-EC SUPPLEMENT

USO PREVISTO

Supplemento cromogenico e selettivo per il terreno SENECA Base per l'enumerazione contemporanea di *E.coli* ed *Enterobacteriaceae*

SENECA EE-EC Supplement (concentrazioni per litro di terreno completo)

Agenti antimicrobici 9,0 mg
Composti cromogeni 12,5 mg

METODO DI PREPARAZIONE

REF 4240023 (Per il conteggio simultaneo di *E.coli* + *Enterobacteriaceae* partendo dal terreno disidratato): sciogliere il contenuto di una fiala di SENECA EE-EC Supplement (REF 4240023) con 1 ml di etanolo, mescolare e quindi aggiungere 1 ml di acqua distillata sterile; aggiungere al terreno di base (SENECA Base 405582S) autoclavato e raffreddato a 45-50°C

REF 4240023S (Per il conteggio simultaneo di *E.coli* + *Enterobacteriaceae* partendo dal terreno pronto in flacone): in un bagnomaria termoregolato a 100°C introdurre i flaconi di 515582S3 SENECA Base e riscaldare fino ad ebollizione ed a dissoluzione completa. Raffreddare a 45-50°C. Sciogliere il contenuto di una fiala di SENECA EE-EC Supplement (REF 4240023S) con 3 ml di etanolo, mescolare e quindi aggiungere 3 ml di acqua distillata sterile; aggiungere ad un flacone da 200 ml 1 ml di supplemento; suddividere il rimanente supplemento in aliquote da 1 ml e conservare a -20°C per utilizzi futuri.

METODO D'IMPIEGO

Per una completa descrizione dei metodi d'impiego dei terreni SENECA si rimanda alla scheda tecnica del terreno in polvere SENECA Base (405582S)

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.

Una volta ricostituito il supplemento, usarne il contenuto entro 24 ore. Nel caso non si utilizzi completamente suddividere in aliquote e conservare a -20°C per non più di 7 giorni. Non congelare e scongelare per più di una volta.

Una volta ricostituito il supplemento può presentare un lieve precipitato che non interferisce sulle sue prestazioni.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto è classificato come Xi (irritante) ai sensi della legislazione vigente; consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONI

4240023	SENECA EE-EC Supplement	10 fiale, ciascuna per 500 ml di terreno
4240023S	SENECA EE-EC Supplement	10 fiala, ciascuna per 1200 ml di terreno