

PP PSEUDOMONAS SUPPLEMENT

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento selettivo liofilo per l'isolamento ed il conteggio di *Pseudomonas spp.* nel latte e prodotti lattiero-caseari in accordo alla norma ISO/TS 11059.

CONTENUTO DELLE FIALE

Penicillina G.....50000 UI
Pimaricina (Natamicina).....5 mg

PREPARAZIONE

Preparare 500 ml di Pseudomonas Agar Base (401960) autoclavato e raffreddato a 45-50°C. Ricostituire il contenuto della fiala di PP Pseudomonas Supplement (REF 4240048) con 2 ml di acqua distillata sterile, con le precauzioni dell'asepsi. Aggiungere sterilmente a 500 ml di Pseudomonas Agar Base preparato come sopra descritto. Mescolare distribuire in piastre sterili. Il supplemento ricostituito appare torbido; questa caratteristica non incide le performances del terreno completo.

METODO D'IMPIEGO

Il terreno PPA (Penicillina Pimaricina Agar) preparato con il terreno di base ed il supplemento selettivo corrisponde alla formulazione raccomandata da ISO/TS 11059 ed è impiegato per l'isolamento e l'enumerazione di *Pseudomonas spp* nel latte e derivati. Per una completa descrizione del metodo d'impiego del terreno completo si rimanda alla scheda tecniche di Pseudomonas Agar Base.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto è classificato come Xn (nocivo) ai sensi della legislazione vigente. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Il prodotto qui descritto è per uso professionale e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONI

4240048

**PP Pseudomonas Supplement,
10 fiale liofile, ciascuna per 500 ml di terreno.**